

お客様各位



## HMGB1 ELISA Kit II 採血管に関するお知らせ

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

下記製品をご使用いただき、血漿・血清のHMGB1を正確に測定いただくために、採血管のご使用に関する注意を使用説明書へ記載することに致しました。使用説明書の改訂には時間がかかることから本案内で急ぎご連絡させていただきます。

今後一層製造から販売まで万全の注意を払い、品質の向上に努める所存でございますので、倍旧のご愛顧ご指導賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 【対象製品】

統一商品コード	品名	規格
326054329	HMGB1 ELISA Kit II	96回

#### 【改訂内容のご案内】

HMGB1は血球細胞中にも含有されており、血漿・血清が血球成分と長時間接触すると、細胞崩壊によりHMGB1が上昇する可能性があることを弊社測定試薬の使用説明書に記載しております。今回、新たに一部の採血管では遠心操作によってもHMGB1が血球成分から漏出し偽高値となる場合があることを確認いたしました。

また、一部のアプロチニン入り採血管では、アプロチニン原料へのHMGB1のコンタミネーションにより偽高値となることもございます。

つきましては、血中のHMGB1を正確に測定いただくために以下の採血管に関する注意をご確認の上、弊社製品をご使用いただきますようお願い申し上げます。

(使用を推奨する採血管)

- クエン酸入り採血管
- EDTA入り採血管
- 血清分離剤なし採血管

(使用により偽高値になる可能性がある採血管)

- 血清分離剤入り採血管
- アプロチニン入り採血管

以上

<お問い合わせ先>

株式会社シノテスト カスタマーサポート

神奈川県相模原市南区大野台 2-29-14

TEL 0120-66-1141